



## Gebrauchsanweisung

### **Vertrieb:**

**Knabe Labortechnik**

Inh. Hubert Preis

Heinrich-Fulda-Weg 1

D - 64289 Darmstadt

Telefon 06151 / 93 36 50

E-Mail: [Kontakt@Howorka-Ball.de](mailto:Kontakt@Howorka-Ball.de)

Web: [www.howorka-ball.de](http://www.howorka-ball.de)

**Howorka-Ball**

*einfach – sicher – vielseitig*

## Gebrauchsanweisung

zum Füllen und Ausblasen

von Pipetten, Büretten, Kapillaren etc.

Howorka-Ball mit der linken Hand zusammenpressen, mit dem konischen Mundstück zur Abdichtung leicht an das Rohrende des Gerätes drücken und ansaugen lassen. Dabei Ball senkrecht halten und nicht verkan-ten!

**Wichtiger Hinweis:** Ende des Glasrohres nicht in die Bohrung des Stopfens pressen, sondern nur leicht auf das Rohrende aufsetzen. Durch den elastischen Gummi des Stopfens tritt sofort zuverlässig Dichtwirkung ein.

Ist die Flüssigkeit hoch genug gestiegen, einfach Howorka-Ball abheben und wie gewohnt mit dem rechten Zeigefinger pipettieren.

Zum Füllen größerer Pipetten nach dem ersten Saughub Ball abheben, erneut zusammendrücken und wieder aufsetzen, was in Sekundenschnelle geschieht.

Wird versehentlich Flüssigkeit eingesaugt, kann der Stopfen vom Ball abgezogen, gereinigt und nach Anfeuchten wieder eingepresst werden. Bei Bedarf können die getrennten Teile dampfsterilisiert werden.



## Howorka-Ball

*einfach – sicher – vielseitig*